

## 钌红染色液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

钌红(Ruthenium Red)分子式为  $\text{Ru}_3\text{O}_2\text{Cl}_6 \cdot 14(\text{NH}_3)$ ，CAS 号为 11103-72-3，分子量为 786.35，外观为红色晶体，可用做电压敏感的钙离子通道抑制剂。钌红染色液在植物病虫害组织切片染色中，可将宿主植物组织中菌丝体和孢子染成红色。本试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

### 操作步骤(仅供参考)：

- 1、制备好的切片入钌红染色液中，浸染 1-3min。
- 2、对于较难染色的样本，应适当延长染色时间。

### 注意事项：

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。